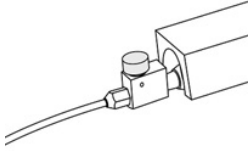

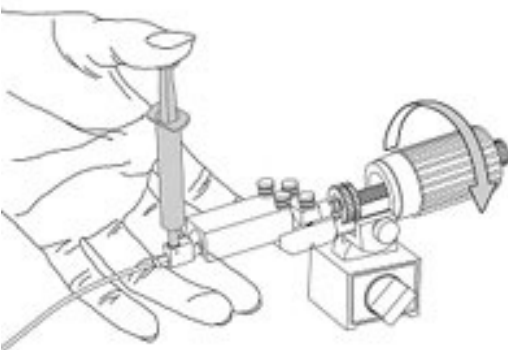
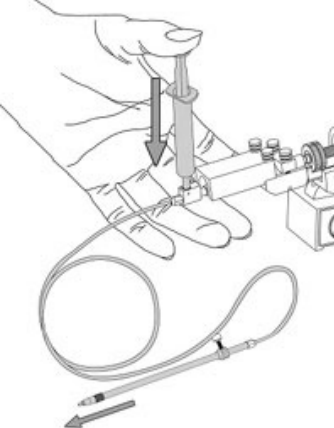
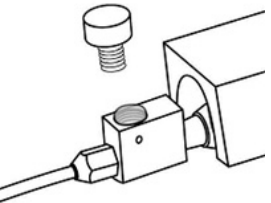


## 关于补充油的方法 (IM-9A/B编)

下列说明是关于IM-9A/B的

	<p>1. 导管用的零件万能阀向反时针方向旋转并取下。顺时针方向旋转操作把手，排出注射器内的空气。</p>
	<p>2. 为了不让成套注射支架尖端漏出油来，请在注射支架里插入干净棍棒并固定。</p>
	<p>3 在一次性塑料的注射器内注入油，再插入万能阀孔内，在主体注射器内注入油注入油时，塑料的注射器适度地一边挤压，一边向反时针方向转动操作把手。 注入油后，如果在主体注射器有气泡的话，会产生操作性坏影响，请去除气泡 在主体注射器内有气泡的时，把主体注射器的尖端向上，并顺时针旋转操作把手，让气泡通过万能阀口处到一次性的塑料注射器里就可以排出气泡。</p>
	<p>4 在主体注射器内充满油时，按次序 2 把注射支架内插入着的干净棍棒取出，塑料注射器适度的推，在成套注射支架一方也充满油。这时，如果在特氟纶导管内有气泡的话，操作性会有坏影响，请排出气泡</p>
	<p>5. 为了防止进入气泡，在万能阀口处油将要满出来的状态下，牢固地拧紧。</p>