

关于补充油的方法(不利用三方活栓)

下列说明是为IM-6, 其它机种也可以按照下记的基本方法来补充油

	<p>1. 排出注射器内的空气, 取下保护盖</p> <p>向顺时针方向旋转操作把手, 请全部排出注射器内的空气, 然后松开保护盖固定螺子, 取下保护盖。</p>
	<p>2 从磁石架子取下注射仪本体。</p> <p>为了方便本体做工作, 可以从磁石架子取下注射仪本体, 松开本体的连接螺子, 取下注射仪本体。</p>
	<p>3. 在注射器内填充油</p> <p>向反时针方向旋转操作把手, 在注射器内填充油。这时, 请保持注射器内, 没有空气的状态。如在注射器内进入气泡时, 把本体注射器的尖端向上, 顺时针方向旋转操作把手, 就可以去除气泡。</p>
	<p>4. 在成套注射支架套内也要填充油</p> <p>用一次性塑料的注射器等填充油, 再连接成套注射支架, 填充油并防止气泡的进入。</p>
	<p>5. 连接充满油的注射器和成套注射支架</p> <p>一边注意进入气泡, 一边把连接注射器尖端部和螺子零件(CI-1)连接起来。</p> <p>在导管用螺子方快要满出油的状态下把注射器方向顺时针方向稍微旋转操作把手, 在油将要满出来的状态连接的话就很难进入空气。</p> <p>向顺时方向旋转导管用螺子(CI-1)就可以固定住勾锁三方活栓。</p> <p>补充油结束后, 把在次序2时取下的磁石架子再安装到注射仪本体, 然后为保护注射器尖端请安装在次序1时取下的保护盖</p>